

Zařízení odběrové MiniSampler

Je určeno pro odčerpávání malých vzorků kapalin z barelů, sudů, nebo ze zdrojů přímo v terénu. Je založeno na vytvoření podtlaku pomocí jednoduchého pístového mechanismu, jehož funkce je znázorněna na obrázku. Hadičkou, nasazenou na sběrné lahvi, se podtlakem přesaje potřebné množství vzorku. Tím je zabezpečena vysoká hygiena a stupeň ochrany pracovníka, odebírajícího vzorky. Zařízení se dodává jako sada pomůcek v kufříku, obsahující: 10 m hadičky PE o vnitřní průměru 6 mm, pístový vakuový nástavec, sadu 10 ks odběrových PE lahví 100 ml, nůž na řezání hadičky a závaží na zatížení ponorného konce hadičky.

Odběrové lahvičky a hadička jsou spotřebním materiálem. Lze doobjednat jak originální díly, tak i odběrové lahvičky (s ohledem na velikost závitů) jiné velikosti PE, PP, nebo pro agresivní látky z dalších ušlechtlejších materiálů. Stejně tak i hadičku lze použít např. z PTFE.

Popis	Kat. číslo	Kč za kus
MiniSampler PE kufřík	2400.0310	4 722,-
Lahev PE odběrová, 100 ml	2400.0312	46,-
Hadiče sací PE 6/8 mm, 1 m	2115.0608	19,-



Odběrové zařízení UniSampler

Pro odběr kapalných vzorků v průmyslu nebo v terénu. Sada sestává s odběrové PP lahev 1000 ml, šroubového uzávěru s úpravou, ruční vakuové pumpičky a svítku 2.5 m hadičky PVC. Ponorný konec hadičky je opatřen kovovou trubičkou, která se lépe čistí při event. ucpaní a která zároveň slouží jako závaží k dobrému ponoření. Set se dodává v malém kufříku.

Popis	Kat. číslo	Kč za kus
UniSampler set	2400.0320	4 767,-



Odběrové zařízení UniSampler Ex

Jednoduchý odběrový přípravek s ruční vývěvou, určený speciálně na odběry hořlavých kapalin (např. benzínu). Odběrová lahev i hadička jsou vodivě propojeny a uzemněny. Všechny díly sestavy se dodávají v praktickém kufříku.

Popis	Kat. číslo	Kč za kus
UniSampler Ex	2400.0325	8 781,-



Odběrové zařízení Vampir

Jeho základem je jednonábová peristaltická pumpička, nasazená na přenosném pohonu. Praktickými doplňky pak jsou peristaltická hadička 5/8 mm, 1 m, sací hadička PE 6/8mm, 5 m, odběrová lahev s košíčkem na upevnění, aku-baterie s nabíječkou, vše v praktickém kufříku. Pomocí zařízení Vampir lze čerpat vzorky kapalin, příp. kapalin obsahujících i pevné částice, ze sudů, nádrží, studen, až do sací výšky 5 m. Čerpací rychlost až 2 l za minutu.

Vzorek odebíráte přímo do odběrové lahve, odpadá zbytečné přelévání.

Popis	Kat. číslo	Kč za kus
Odběrové zařízení Vampir	2400.0330	21 790,-
Hadiče sací PE 6/8 mm, 1m	2115.0608	19,-

